

Quelques informations importantes liées à la TIQCon Box

Ces informations s'adressent aux utilisateurs de la TIQCon box.

- A. **Assurez-vous que la TBox est bien allumée** et envoie bien des résultats sur votre compte TIQCon. Pour cela allez dans le menu « **Entrée des données** », « **Valeurs journalières** ».

S'il n'y a pas de résultats, la TBox est peut-être éteinte (suite à une coupure de courant par exemple), appuyer 3 secondes sur le bouton PWR (face avant de la TBox). Si la TBox était allumée et qu'aucun résultat n'est présent, contacter l'assistance Roche.

- B. La TBox automatise l'installation d'un nouveau contrôle, le changement de lot de contrôle, le changement de génération d'un réactif et l'affectation du lot réactif si nécessaire.

Dans certains cas, la TIQCon box ne peut pas remplir sa mission avec pour conséquence de mettre les résultats dans le menu « Entrée des données », "Analyses non configurées", « Fichiers XML ».

Voici ce que vous devez faire :

1. **Vérifier que le code ACN n'est pas en double dans TIQCon** (souvent le cas avec les changements liés à la biotine) en allant dans le menu « Paramétrage », « Analyses du laboratoire ». Si c'est le cas, **sélectionner la bonne application** et valider par « Enregistrer ces paramètres ». Exemple ci-dessous pour la S100.

Analyse	Unité	ACN	Méthode	Sélectionner
ACTP) ALBETOPROTEINE (S)	U/ml	10121	ELECSYS APP	<input type="checkbox"/>
		10200	ELECSYS APP (0019124)	<input type="checkbox"/>
CEA) CEA (S)	ng/ml	10000	ELECSYS CEA	<input type="checkbox"/>
CHMAE) CHMAE (S)	µg/dl	10009	ELIASYS CHMAE 1	<input type="checkbox"/>
HCGSTAT) HCG STAT (S)	UIU	10202	ELECSYS HCG ST (60000969)	<input type="checkbox"/>
		10090	ELECSYS HCG STAT	<input type="checkbox"/>
HCG) HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN (S)	ng/ml	10093	ELIASYS HCG II	<input type="checkbox"/>
INSUL) INSULIN (S)	µU/ml	10030	ELECSYS INSULIN	<input type="checkbox"/>
PROG) PROGESTERONE (S)	nmol/l	10040	ELECSYS PROGESTERONE II	<input type="checkbox"/>
PSATOT) PSA TOTAL (S)	ng/ml	10124	ELECSYS TOTAL PSA	<input type="checkbox"/>
		10185	ELECSYS TOTAL PSA (00761702)	<input type="checkbox"/>
S100) S100 ID	ng/ml	10118	ELECSYS S100	<input type="checkbox"/>
		10119	ELECSYS S100 (0887321)	<input checked="" type="checkbox"/>
SHBG) SEX HORMONE BINDING GLOBULIN (S)	nmol/l	10011	ELIASYS SHBG	<input type="checkbox"/>
T3) T3 TRIIODOTHYRONINE (S)	ng/ml	10024	ELECSYS T3	<input type="checkbox"/>
		10024	ELECSYS T3 (09001050)	<input type="checkbox"/>

2. **Contactez l'assistance Roche dans les autres cas car :**

- Le lot du contrôle n'est peut-être pas connu dans TIQCon
- L'unité n'existe peut-être pas dans TIQCon
- Il n'y a pas peut-être pas de valeurs cibles pour le test en question dans TIQCon

- C. **Désactivation des lots de contrôles plus utilisés**

N'ayant pas trouvé de règle pour désactiver automatiquement les lots de contrôles plus utilisés et afin de ne pas surcharger la sélection des lots de contrôles, libre à vous de les désactiver quand vous le souhaitez. **Il suffit de décocher la case « Actif » du contrôle dans le menu « Paramétrage » « Lots actifs ».**