


Procédure pour « Associer un lot réactif à un contrôle »

En immunologie uniquement, pour un lot donné de contrôle, les valeurs cibles et tolérances peuvent varier en fonction du lot réactif utilisé.

Cette procédure permet ainsi d'associer un lot réactif à un contrôle.

Seuls les lots réactifs qui peuvent entraîner un changement de valeurs cibles et/ou de tolérances sont affichés dans TIQCon.

- Aller dans « Paramétrage », « Analyses du laboratoire »
- Sélectionner l'automate d'immunologie concerné, valider par OK
- Dans la liste affichée, cliquer sur le  du test concerné.

Une fenêtre apparaît, sélectionner le n° de lot Réactif dans la liste proposée.

Si le lot réactif que vous utilisez n'apparaît pas dans cette liste, choisissez le choix par défaut « Roche »

- Validez en cliquant sur la disquette 

Paramétrage - Analyses du laboratoire

Automate [4741] C6000 MOD E1

Chargement

Ajouter plusieurs analyses

| CQ | SEQ | Système | Analyse | Méthode | ACN | Unité | Delta% | Réactif | Westgard | |
|-------------------------------------|-----|---------|----------------|-----------|---------|-------|--------|---------|----------------|--------|
| 33 | 5 | Sera | A-FETOPROTEINE | ROCHE | 50 | IU/ml | 0 | ROCHE | Global | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 33 | 10 | Sera | CORTISOL | ROCHE | 24 | nmol/l | 0.00 % | ROCHE - 365080 | Global |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 33 | 15 | Sera | DHEA-S | ROCHE | 142 | µmol/l | 0.00 % | ROCHE - 365083 | Global |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 33 | 20 | Sera | ESTRADIOL | ROCHE | 12 | pmol/l | 0.00 % | ROCHE - 371045 | Global |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 33 | 25 | Sera | FSH | ROCHE | 23 | U/l | 0.00 % | ROCHE - 340184 | Global |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 33 | 30 | Sera | FT3 | FT3 III | 195 | pmol/l | 0.00 % | ROCHE - 340189 | Global |
| <input type="checkbox"/> | 33 | 35 | Sera | FT4 | FT4 II | 201 | pmol/l | 0.00 % | ROCHE - 349490 | Global |

A présent, les résultats du test concerné seront comparés au groupe de pairs lié à ce lot réactif.

Paramétrage - Analyses du laboratoire

Automate [4741] C6000 MOD E1

Chargement

Ajouter plusieurs analyses

| CQ | SEQ | Système | Analyse | Méthode | ACN | Unité | Delta% | Réactif | Westgard | |
|-------------------------------------|-----|---------|---------|----------------|-------|-------|--------|---------|--------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 33 | 5 | Sera | A-FETOPROTEINE | ROCHE | 50 | IU/ml | 0.00 % | ROCHE 365080 | Global |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 33 | 10 | Sera | CORTISOL | ROCHE | 24 | nmol/l | 0.00 % | ROCHE | Global |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 33 | 15 | Sera | DHEA-S | ROCHE | 142 | µmol/l | 0.00 % | ROCHE | Global |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 33 | 20 | Sera | ESTRADIOL | ROCHE | 12 | pmol/l | 0.00 % | ROCHE | Global |