

# Procédure de changement de lot de contrôle dans TIQCon avec période probatoire

Cette procédure s'applique pour passer d'un « lot X » à un « lot Y » en effectuant une période probatoire. En effet, TIQCon™ vous permet d'avoir plusieurs lots en service pour un même contrôle.

## Début de la période probatoire

Suivre les 2 étapes suivantes (dans l'ordre), à savoir :

- « **Activez** » les nouveaux lots dans le menu « Lots actifs »
- « **Ajoutez les nouveaux lots** » dans le menu « Configuration des automates »

### I. Activer le nouveau lot (lot Y)

Allez dans « Paramétrage », « Lots actifs » puis cliquez sur « Ajouter un nouveau lot ». La fenêtre suivante apparaît :


Actif	Groupe de Contrôle	Lot	Nom raccourci	Actif depuis le	Nom du contrôle	Niveau	Date d'expiration
<input checked="" type="checkbox"/>	26	306235	TDM1	22/02/2019	TDM Control Set® 1	A	31/01/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	26	306236	TDM2	22/02/2019	TDM Control Set® 2	B	31/01/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	26	306237	TDM3	22/02/2019	TDM Control Set® 3	C	31/01/2020

- Sélectionnez dans le champ Fournisseur « **Roche Diagnostics** » pour accéder aux contrôles Roche ou « **Roche France** » pour accéder aux contrôles non Roche
- Sélectionnez dans le champ « CQ » le contrôle concerné par le changement de lot
- Sélectionnez dans le champ « Lot » le nouveau lot correspondant au niveau 1
- Validez par « **Sauvegarder** »
- Répétez les mêmes opérations pour les niveaux 2 et/ou 3

## II. Effectuez l'ajout du nouveau lot (Lot Y)

Allez dans « Paramétrage », « Configuration des automates » et choisir l'automate concerné, puis « OK ».

- Cliquer sur « **Ajouter un nouveau lot** » en haut à gauche de l'écran
- Une nouvelle fenêtre s'affiche :

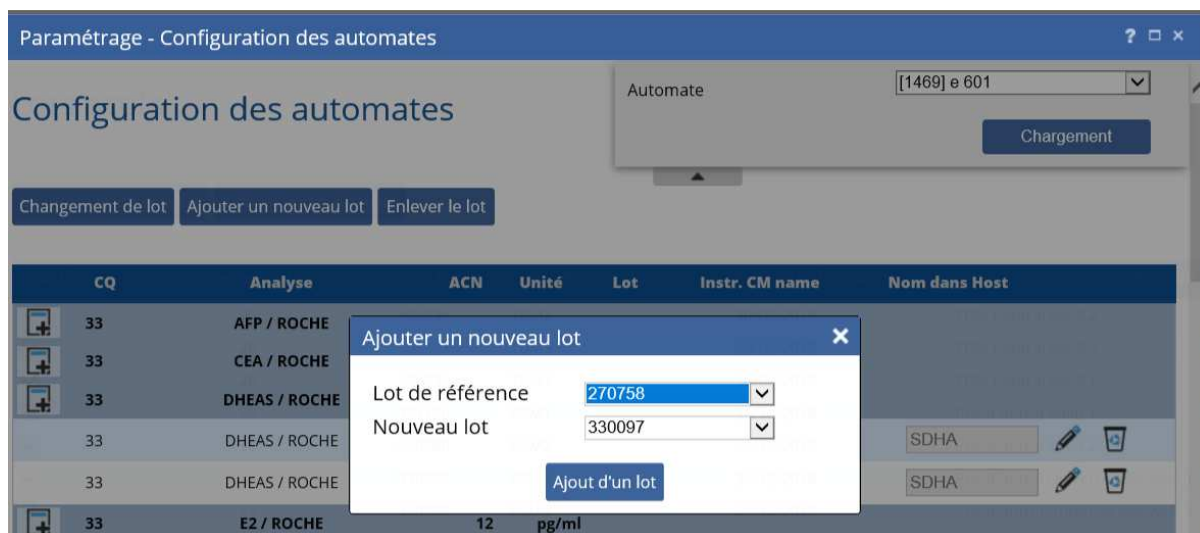

- Dans le champ « **Lot de référence** », indiquez le lot actuel que vous utilisez
- Dans le champ « **Nouveau lot** », indiquez le lot en période probatoire
- Confirmez par « **Ajout d'un lot** »
- Recommencez cette opération pour les autres niveaux

Des nouvelles lignes correspondant aux nouveaux lots sont alors ajoutées sous les lignes des lots en cours pour tous les paramètres du même contrôle.

CQ	Analyse	ACN	Unité	Lot	Instr. CM name	Nom dans Host
33	AFP / ROCHE	50	ng/ml			
33	CEA / ROCHE	49	ng/ml			
33	DHEAS / ROCHE	142	µmol/l			
33	DHEAS / ROCHE	142	µmol/l	330097	330097	SDHA
33	DHEAS / ROCHE	142	µmol/l	270761	270761	SDHA
33	DHEAS / ROCHE	142	µmol/l	270758	270758	SDHA
33	DHEAS / ROCHE	142	µmol/l	330099	330099	SDHA


- **Recommencez cette opération pour chaque analyseur ou module.**
- **Les groupes de pairs pour les nouveaux lots sont visibles le jour suivant l'arrivée des résultats dans TIQCon™**

## Fin de la période probatoire

### Mise en service du nouveau lot (lot Y) et désactivation de l'ancien lot (Lot X)

Allez dans « Paramétrage », « Configuration des automates » et choisir l'automate concerné, puis « OK »

- Cliquez sur « Enlever le lot » et sélectionnez l'ancien lot à enlever
- Validez par « Enlever le lot » et confirmez l'effacement (cette action n'efface pas les résultats)
- Recommencer cette opération pour les autres niveaux

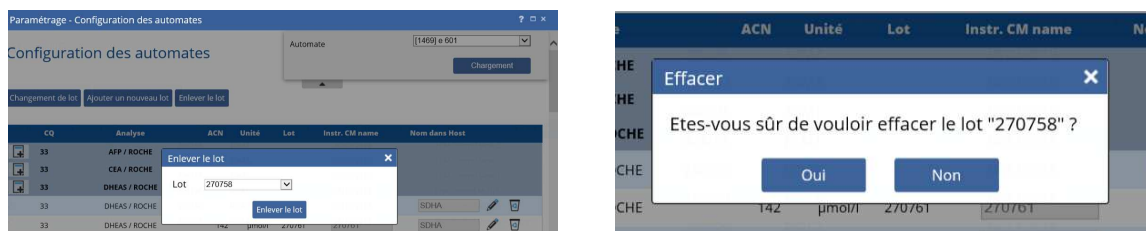

- Revenez dans « Paramétrage », « Lots actifs ».
- Décochez les cases correspondant aux anciens lots :

Paramétrage - Lots actifs

Lots actifs

Montrer les lots inactifs Ajouter un nouveau lot

Actif	Groupe de Contrôle	Lot	Nom raccourci	Actif depuis le	Nom du contrôle	Niveau	Date d'expiration
<input checked="" type="checkbox"/>	26	306236	TDM2	20/02/2019	TDM Control Set® 2	B	31/01/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	26	306237	TDM3	20/02/2019	TDM Control Set® 3	C	31/01/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	26	306235	TDM1	20/02/2019	TDM Control Set® 1	A	31/01/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	30	324196	PCM1	26/12/2018	PreciControl Multi 1	A	30/04/2021
<input checked="" type="checkbox"/>	30	250280	PCM2	26/12/2018	PreciControl Multi 2	B	31/12/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	33	330097	PCU 1	26/12/2018	PreciControl Universal Elecsys® 1	A	30/09/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	33	330099	PCU 2	26/12/2018	PreciControl Universal Elecsys® 2	B	30/09/2020
<input type="checkbox"/>	33	270758	PCU 1	10/08/2019	PreciControl Universal Elecsys® 1	A	31/01/2020
<input type="checkbox"/>	33	270761	PCU 2	10/08/2019	PreciControl Universal Elecsys® 2	B	31/01/2020

**Les nouveaux lots sont maintenant installés et configurés dans TIQCon !**