

Procédure de changement de lot de contrôle dans TIQCon sans période probatoire

Cette procédure s'applique pour passer d'un « lot X » à un « lot Y » **sans effectuer de période probatoire**.

Suivre impérativement les **3 étapes suivantes dans l'ordre**, à savoir :

1. **Activez le « Nouveau lot »** dans le menu « Lots actifs »
2. **Effectuez le « Changement de lot »** pour chaque module dans le menu « Configuration des automates »
3. **Désactivez « l'ancien lot »** dans le menu « lots actifs »

I. Activer le nouveau lot (lot Y)

Allez dans « Paramétrage », « Lots actifs » puis cliquez sur « **Ajouter un nouveau lot** ». La fenêtre suivante apparaît :

Actif	Groupe de Contrôle	Lot	Nom raccourci	Actif depuis le	Nom du contrôle	Niveau	Date d'expiration
<input checked="" type="checkbox"/>	26	306235	TDM1	22/02/2019	TDM Control Set® 1	A	31/01/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	26	306236	TDM2	22/02/2019	TDM Control Set® 2	B	31/01/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	26	306237	TDM3	22/02/2019	TDM Control Set® 3	C	31/01/2020

- Sélectionnez dans le champ Fournisseur « **Roche Diagnostics** » pour accéder aux contrôles Roche ou « **Roche France** » pour accéder aux contrôles non Roche
- Sélectionnez dans le champ « CQ » le contrôle concerné par le changement de lot
- Sélectionnez dans le champ « Lot » le nouveau lot correspondant au niveau 1
- Validez par « **Sauvegarder** »
- Répétez les mêmes opérations pour les niveaux 2 et/ou 3

II. Effectuez le changement de lot

Allez dans « Paramétrage », « Configuration des automates », choisir l'automate concerné, puis « OK ».

- Cliquer sur **Changement de lot** en haut à gauche de l'écran
- La fenêtre suivante s'affiche :



Changement de lot

Du lot 330097

au lot 270758

Changement de lot


- Dans la ligne « Du lot », sélectionner le **niveau 1 de l'ancien lot**
Dans la ligne « au lot », sélectionner le **niveau 1 du nouveau lot**
- Confirmez par « **Sauvegarder** »
- Recommencez cette manipulation pour les niveaux 2 et/ou 3

Les nouveaux lots remplacent désormais les anciens lots dans la configuration, TIQCon attend maintenant des résultats uniquement pour ces numéros de lots.

Recommencez cette opération pour les autres analyseurs ou autres modules.

III. Désactivez l'ancien lot (lot X)

Revenez dans « Paramétrage », « Lots actifs » et décochez les anciens lots qui seront alors surlignés en rouge

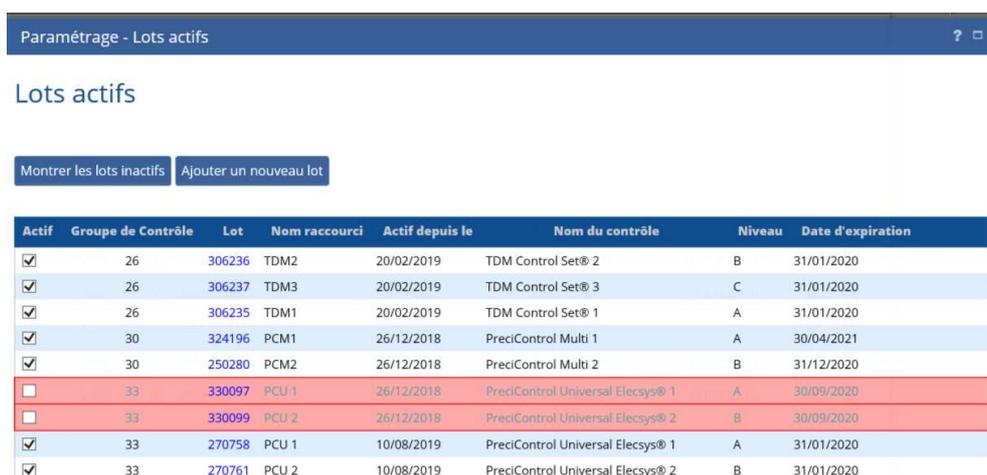

Paramétrage - Lots actifs

Lots actifs

Montrer les lots inactifs Ajouter un nouveau lot

Actif	Groupe de Contrôle	Lot	Nom raccourci	Actif depuis le	Nom du contrôle	Niveau	Date d'expiration
<input checked="" type="checkbox"/>	26	306236	TDM2	20/02/2019	TDM Control Set® 2	B	31/01/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	26	306237	TDM3	20/02/2019	TDM Control Set® 3	C	31/01/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	26	306235	TDM1	20/02/2019	TDM Control Set® 1	A	31/01/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	30	324196	PCM1	26/12/2018	PreciControl Multi 1	A	30/04/2021
<input checked="" type="checkbox"/>	30	250280	PCM2	26/12/2018	PreciControl Multi 2	B	31/12/2020
<input type="checkbox"/>	33	330097	PCU 1	26/12/2018	PreciControl Universal Elecsys® 1	A	30/09/2020
<input type="checkbox"/>	33	330099	PCU 2	26/12/2018	PreciControl Universal Elecsys® 2	B	30/09/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	33	270758	PCU 1	10/08/2019	PreciControl Universal Elecsys® 1	A	31/01/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	33	270761	PCU 2	10/08/2019	PreciControl Universal Elecsys® 2	B	31/01/2020

Les nouveaux lots sont maintenant installés et configurés dans TIQCon !